

Nr. crt.	Cod PS	Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Data versiunii în vigoare	Cod sheet
2	PS-044	Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD	08.02.2023	2.P44'!A1
3	PS-048	Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS:	08.02.2023	3.P48'!A1
4	PS-038	Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS	19.03.2023	4.P38'!A1
5	PS-037	Determinare reziduuri carbadox și olaquinox prin LC-MS/MS	08.02.2023	5.P37'!A1
6	PS-036	Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS	12.09.2023	6.P36'!A1
7	PS-082	Determinarea reziduurilor de coloranți prin LC-MS/MS	08.02.2023	7.P82'!A1
8	PS-040	Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS	08.02.2023	8.P40'!A1
9	PS-042	Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS	08.02.2023	9.P42'!A1
10	PS-034	Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS	08.02.2023	10.P34'!A1
11	PS-035	Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS	08.02.2023	11.P35'!A1
12	PS-041	Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS	08.02.2023	12.P41'!A1
13	PS-081	Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS	01.11.2022	13.P81'!A1
14	PS-047	Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	06.10.2023	14.P47'!A1
15	PS-046	Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS	08.02.2023	15.P46'!A1
16	PS-117	Determinarea conținutului de 3-monoclor-1,2-propandiol (3-MCPD) prin GC-MS/MS	06.10.2023	16.P117'!A1

Nr. 2

Cuprins

[Cuprins!A1](#)

vers. in vigoare

Data

08.02.2023

istoric

vezi nota subsol

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Abamectin	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte bovine	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	3,20	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3,2µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3,2µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Abamectin	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte ovine	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	3,20	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3,2µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3,2µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Doramectin	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte ovine, bovine, caprine, cabaline	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	3,10	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3,1µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3,1µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Moxidectin	Lapte	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Lapte ovine, bovine	40,00	µg/kg	43,00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 43µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 43µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Ivermectin	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte ovine, bovine, caprine, cabaline	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	3,00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Eprinomectin	Lapte	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Lapte ovine, bovine, caprine, cabaline	20,00	µg/kg	22,90	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 22,9µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 22,9µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Abamectin	Țesuturi	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut renal ovine	20,00	µg/kg	23,20	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23,2µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 23,2µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Abamectin	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut renal suine, cabaline	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	23,20	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23,2µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 23,2µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Doramectin	Țesuturi	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut renal ovine, bovine, suine, cabaline	60,00	µg/kg	69,40	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 69,4µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 69,4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Moxidectin	Țesuturi	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut renal ovine, bovine, cabaline	50,00	µg/kg	57,50	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 57,5µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 57,5µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Moxidectin	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut renal suine	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	57,50	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 57,5µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 57,5µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Ivermectin	Țesuturi	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut renal ovine, bovine, suine, cabaline	30,00 μg/kg	35,20 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 35,2μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 35,2μg/kg(ccα) = neconform	x	x		
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Eprinomectin	Țesuturi	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut renal ovine, bovine, cabaline	300,00 μg/kg	336 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 336μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 336μg/kg(ccα) = neconform	x	x		
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Abamectin	Țesuturi	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular ovine	20,00 μg/kg	23,10 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23,1μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 23,1μg/kg(ccα) = neconform	x	x		
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Abamectin	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular suine, cabaline	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	23,10 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23,1μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 23,1μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Doramectin	Țesuturi	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular ovine, bovine, suine, cabaline	40,00 μg/kg	46,20 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 46,2μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 46,2μg/kg(ccα) = neconform	x	x		
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Doramectin	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular peste	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	3,30 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3,3μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3,3μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Ivermectin	Țesuturi	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular ovine, bovine, suine, cabaline	30,00 μg/kg	33,90 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 33,9μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 33,9μg/kg(ccα) = neconform	x	x		
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Ivermectin	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular peste	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	3,20 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3,2μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3,2μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Moxidectin	Țesuturi	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular ovine, bovine, cabaline	50,00 μg/kg	58,10 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58,1μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 58,1μg/kg(ccα) = neconform	x	x		
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Moxidectin	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular suine	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	58,10 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58,1μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 58,1μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Emamectin	Țesuturi	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular peste	100,00 μg/kg	111,00 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 111μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 111μg/kg(ccα) = neconform	x	x		
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Eprinomectin	Țesuturi	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular ovine, bovine, cabaline, peste	50,00 μg/kg	60,30 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 60,3μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 60,3μg/kg(ccα) = neconform	x	x		

Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Abamectin	Țesuturi	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completările ulterioare)	Țesut hepatic ovine	25,00 μg/kg	27,60 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 27,6μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 27,6μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Abamectin	Țesuturi	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completările ulterioare)	Țesut hepatic bovine	20,00 μg/kg	21,70 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 21,7μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 21,7μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Abamectin	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut hepatic suine, cabaline, pasare, iepure, mistret, cerb	50,00 μg/kg	25,00 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 25μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 25μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Doramectin	Țesuturi	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completările ulterioare)	Țesut hepatic ovine, bovine, suine, cabaline, mistret, cerb, iepure	100,00 μg/kg	113,00 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 113μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 113μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Doramectin	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut hepatic, pasare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta) μg/kg	24,50 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 24,5μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 24,5μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Ivermectin	Țesuturi	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completările ulterioare)	Țesut hepatic ovine, bovine, suine, cabaline, mistret, cerb, iepure	100,00 μg/kg	116,00 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 116μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Ivermectin	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut hepatic, pasare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta) μg/kg	23,70 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 23,7μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 23,7μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Moxidectin	Țesuturi	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completările ulterioare)	Țesut hepatic ovine, bovine, cabaline	100,00 μg/kg	111,00 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 111μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 111μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Moxidectin	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut hepatic suine, pasare, iepure, mistret, cerb	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta) μg/kg	26,10 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 26,1μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 26,1μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Eprinomectin	Țesuturi	Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completările ulterioare)	Țesut hepatic ovine, bovine, cabaline, iepure, cerb	1500,00 μg/kg	1661,00 μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 1661μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1661μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/8.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Flunixin (FLX)	Țesuturi	Reg. CE nr.37/2010/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular cabaline	10,00	µg/kg	12,70	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12,7µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12,7µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Oxifenilbutazona (OPB)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	1,49	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1,49µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1,49µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid niflumic (NFA)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	3,45	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3,45µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3,45µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Mefenamic (MFA)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	2,68	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2,68µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 2,68µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid flufenamic (FFA)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	1,34	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1,34µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1,34µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-metilaminoantipirina(4-MAA)	Țesuturi	Reg. CE nr.37/2010/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular bovine, porcine, cabaline	100,00	µg/kg	117,00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 117µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 117µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Meloxicam (MLX)	Țesuturi	Reg. CE nr.37/2010/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular bovine, porcine, cabaline, caprine si iepuri	20,00	µg/kg	22,60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 22,6µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 22,6µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid tolfenamic (TLF)	Țesuturi	Reg. CE nr.37/2010/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular bovine, porcine	50,00	µg/kg	57,30	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 57,3µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 57,3µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Carprofen (CPF)	Țesuturi	Reg. CE nr.37/2010/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular bovine, cabaline	500,00	μg/kg	589,00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 589μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 589μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Diclofenac (DC)	Țesuturi	Reg. CE nr.37/2010/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular, bovine, porcine	5,00	μg/kg	6,29	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6,29μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6,29μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Flunixin (FLX)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	3,60	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3,6μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3,6μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Naproxen (NPX)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	2,98	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2,98μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 2,98μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Flunixin (FLX)	Țesuturi	Reg. CE nr.37/2010/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular	20,00	μg/kg	23,20	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23,2μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 23,2μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Carprofen (CPF)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	103,00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 103μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 103μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ibuprofen (IB)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	4,12	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 4,12μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 4,12μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-metilaminoantipirina(4-MAA)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	38,80	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38,8μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38,8μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid tolfenamic (TLF)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	20,50	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 20,5μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 20,5μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Flunixin (FLX)	Țesuturi	Reg. CE nr.37/2010/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular porcine	50,00	μg/kg	58,40	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58,4μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58,4μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Diclofenac (DC)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	1,78	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1,78μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 1,78μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare s-au egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Fenilbutazona (PBZ)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	1,51	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1,51μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1,51μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Meloxicam (MLX)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	4,41	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 4,41μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 4,41μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Formylaminoantipyrine (FAA)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	3,37	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3,37μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3,37μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ketoprofen (KTP)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	3,36	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3,36μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3,36μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Fenilbutazona (PBZ)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	1,40	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1,4μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1,4μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Oxifenilbutazona (OPB)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	1,30	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1,3μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1,3μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Flufenamic (FFA)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	1,20	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1,2μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1,2μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Carprofen (CPF)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	14,00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Meloxicam (MLX)	Lapte	Reg. CE nr.37/2010/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Lapte bovine, caprine	15,00	μg/kg	16,00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 16μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 16μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Tolfenamic (TLF)	Lapte	Reg. CE nr.37/2010/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Lapte bovine	50,00	μg/kg	56,00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 56μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 56μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Niflumic (NFA)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	2,60	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2,6μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 2,6μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare s-au egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Naproxen (NPX)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	3,10	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3,1µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3,1µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ibuprofen (IB)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	2,90	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2,9µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 2,9µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Mefenamic (MFA)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	2,40	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2,4µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 2,4µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Metilaminoantipirina (4-MAA)	Lapte	Reg. CE nr.37/2010/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Lapte bovine	50,00	µg/kg	56,00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 56µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 56µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 5-Hidroxy-Flunixin (FLX-OH)	Lapte	Reg. CE nr.37/2010/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Lapte bovine	40,00	µg/kg	12,00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Diclofenac (DC)	Lapte	Reg. CE nr.37/2010/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Lapte bovine	0,10	µg/kg	0,13	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,13µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,13µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Meloxicam (MLX)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	4,80	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 4,8µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 4,8µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Tolfenamic (TLF)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	16,00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 16µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 16µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-metilaminoantipirina(4-MAA)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	16,00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 16µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 16µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 5-Hidroxy-Flunixin (FLX-OH)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	12,00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Diclofenac (DC)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,03	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,03µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,03µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Formylaminoantipyrine (FAA)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	3g/h μg/kg	2,40	3g/h μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2,4μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 2,4μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ketoprofen (KTP)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	3g/h μg/kg	2,00	3g/h μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 2μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/23.06.2021	S-a completat cu compusi noi
2/8.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Albendazol (Sumă de sulfoxid de albendazol, albendazol sulfonă și albendazol 2-amino sulfonă, exprimată ca albendazol)	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Tesut hepatic rumegatoare	1000	µg/kg	1187	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1187µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 1187µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Albendazol (Sumă de sulfoxid de albendazol, albendazol sulfonă și albendazol 2-amino sulfonă, exprimată ca albendazol)	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Tesut hepatic, alte specii in afara de rumegatoare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	3,8	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3,8µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3,8µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Albendazol (Sumă de sulfoxid de albendazol, albendazol sulfonă și albendazol 2-amino sulfonă, exprimată ca albendazol)	Lapte	Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Lapte toate rumegatoarele	100	µg/kg	124	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 124µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 124µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Fenbendazol (Sumă de reziduuri extractibile care pot fi oxidate la oxfendazol sulfonă)	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Tesut hepatic la toate speciile fara peste	500	µg/kg	527	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 527µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 527µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Fenbendazol (Sumă de reziduuri extractibile care pot fi oxidate la oxfendazol sulfonă)	Ou	Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Ou	1300	µg/kg	1495	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1495µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 1495µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Fenbendazol (Sumă de reziduuri extractibile care pot fi oxidate la oxfendazol sulfonă)	Lapte	Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Lapte (toate speciile)	10	µg/kg	12	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Levamisol	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Tesut hepatic bovine,ovine,pasari curte, porc	100	µg/kg	120	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 120µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 120µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Levamisol	Lapte	Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Lapte toate speciile	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	2,6	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2,6µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 2,6µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Levamisol	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Tesut hepatic caprine, cabaline, iepure, vanat	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	2,6	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2,6µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 2,6µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Levamisol	Ou	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	14,3	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,3µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14,3µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Clorsulon	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic bovine	100	µg/kg	118	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 118µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 118µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Clorsulon	Lapte	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte bovine	16	µg/kg	18	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 18µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 18µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: oxibendazol	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic porcine	200	µg/kg	219	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 219µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 219µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: oxibendazol	Lapte	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte (toate speciile)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	2,7	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2,7µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 2,7µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Flubendazol(suma de flubendazol 2-amino 1H-fluorfenilmetanona)	Lapte	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte (toate speciile)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	4	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 4µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 4µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Flubendazol(suma de flubendazol 2-amino 1H-fluorfenilmetanona)	Ou	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	400	µg/kg	462	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 462µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 462µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Flubendazol(suma de flubendazol 2-amino 1H-fluorfenilmetanona)	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic porcine, pasari curte	400	µg/kg	480	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 480µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 480µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: TRICLABENDAZOL (Suma reziduurilor extractibile care pot fi oxidate in ketotriclabendazol)	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	3,7	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3,7µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3,7µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: TRICLABENDAZOL (Suma reziduurilor extractibile care pot fi oxidate in ketotriclabendazol)	Ou	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	14,7	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,7µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14,7µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: TRICLABENDAZOL (Suma reziduurilor extractibile care pot fi oxidate in ketotriclabendazol)	Lapte	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte (toate rumegatoare)	10	µg/kg	12	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: TRICLABENDAZOL (Suma reziduurilor extractibile care pot fi oxidate in ketotriclabendazol)	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic rumegatoare	250	µg/kg	281	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 281µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 281µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Tiabendazol (Suma de tiabendazol si 5-hidroxitabendazol)	Lapte	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte, bovine caprine	100	µg/kg	120	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 120µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 120µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Tiabendazol (Suma de tiabendazol și 5-hidroxitiabendazol)	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic, bovine caprine	100	μg/kg	120	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 120μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 120μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Tiabendazol (Suma de tiabendazol și 5-hidroxitiabendazol)	Ou	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	14,4	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,4μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14,4μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Tiabendazol (Suma de tiabendazol și 5-hidroxitiabendazol)	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	porcine,pui,iepure,va nat de crescatorie	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	6,6	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6,6μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6,6μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Mebendazol(Sumă de metil-(5-(1-hidroxi, 1- fenil)metil 1H-benzimidazol-2- il)carbamate de mebendazol și (2-amino-1H benzimidazol 5-il) fenilmetanonă exprimate ca echivalenți de mebendazol	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic ovine, caprine,ecvide		μg/kg	462	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 462μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 462μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Mebendazol(Sumă de metil-(5-(1-hidroxi, 1- fenil)metil 1H-benzimidazol-2- il)carbamate de mebendazol și (2-amino-1H benzimidazol 5-il) fenilmetanonă exprimate ca echivalenți de mebendazol	Lapte	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte (toate speciile)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	3	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Closantel	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic ovine		μg/kg	1743	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1743μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1743μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Closantel	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic bovine		μg/kg	1133	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1133μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1133μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Closantel	Lapte	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte (bovine si ovine)		μg/kg	55	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 55μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 55μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Oxytetraciclină	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic rumegatoare		μg/kg	555	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 555μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 555μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Oxytetraciclină	Lapte	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte (toate rumegatoare)		μg/kg	12	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: NITROXINIL	Lapte	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte, bovine,ovine		μg/kg	24	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 24μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 24μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: NITROXINIL	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic, bovine, ovine		μg/kg	25	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 25μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 25μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>=" = mai mare sau egal

<=" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: RAFOXANIDE	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic bovina	10	μg/kg	12	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: RAFOXANIDE	Lapte	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte, bovine, ovine	10	μg/kg	12	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: CLORSULON	Ou	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	14,2	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,2μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14,2μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: NITROXINIL	Ou	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	14,4	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,4μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14,4μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: MEBENDAZOL (Suma de NH2 Mebendazol si OH-Mebendazol)	Ou	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	14,6	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,6μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14,6μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: CLOSANTEL	Ou	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	14,2	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,2μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14,2μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: OXIBENDAZOL	Ou	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	14,5	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,5μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14,5μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: RAFOXANIDE	Ou	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	14,3	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,3μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14,3μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: OXICLOZANIDE	Ou	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	14,5	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,5μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14,5μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: RAFOXANIDE	Tesuturi	Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic ovine	150	μg/kg	165	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 165μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 165μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/8.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022
2/19.03.2023	Introducere echipament LC-MS/MS Shimatzu, Reg. 808/2021 și s-au modificat valorile lui cca pentru matricea oua

Rez. = Rezultat analiza
"<" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Nr. 5

Cuprins [Cuprins!A1](#)

vers. in vigoare	Data	08.02.2023
istoric	vezi nota subsol	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Valoare ccα -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinare reziduuri carbadox și olaquinox prin LC-MS/MS: Quinoxalin-2-carboxilic acid (QCA-reziduu marker pentru carbadox); Metil-3-quinoxalin -2-carboxilic acid (MQCA-reziduu marker pentru olaquinox)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	3,00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri carbadox și olaquinox prin LC-MS/MS: Quinoxalin-2-carboxilic acid (QCA-reziduu marker pentru carbadox); Metil-3-quinoxalin -2-carboxilic acid (MQCA-reziduu marker pentru olaquinox)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	3,00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/8.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)					Date furnizate de laborator						
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Lasalocid A	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut hepatic pasari curte	300,00	µg/kg	351	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 351µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 351µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Lasalocid A	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut hepatic bovine	100,00	µg/kg	119	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 119µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 119µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Lasalocid A	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut hepatic pentru porc, iepuri, ovine, caprine, vanat	50,00	µg/kg	60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 60µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 60µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Lasalocid A	Oua	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Oua	150,00	µg/kg	167	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 167µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 167µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Monensin A	Tesuturi	Reg.124/2009 cu modificarile ulterioare	Tesut hepatic pentru pasari curte, porc, ieपुरi, ovine, caprine, vanat	8,00	µg/kg	9	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 9µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 9µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Monensin A	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Ficat bovine	50,00	µg/kg	58	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Monensin A	Oua	Reg.124/2009 cu modificarile ulterioare	Oua	2,00	µg/kg	2,4	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2,4µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 2,4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Salinomycin	Tesuturi	Reg. 1914/2017cu modificarile ulterioare	Tesut hepatic pui broiller, puicute pentru ouat	150,00	µg/kg	177	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 177µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 177µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Salinomycin	Tesuturi	Reg.124/2009 cu modificarile ulterioare	Tesut hepatic pentru porc, iepuri, ovine, caprine, vanat, pasari curte fara pui broiler si puicute pentru ouat	5,00	µg/kg	5,7	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 5,7µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 5,7µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Salinomycin	Oua	Reg.124/2009 cu modificarile ulterioare	Oua	3,00	µg/kg	3,6	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3,6µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3,6µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Nicarbazin	Tesuturi	Reg.994/2020cu modificarile ulterioare	Ficat pui broiler	15000,00	µg/kg	16579	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 16579µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 16579µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Nicarbazin	Tesuturi	Reg.610/2012 cu modificările ulterioare	Tesut hepatic pentru porc, iepuri, ovine, caprine, vanat, pasari curte fara pui broiler	300,00	µg/kg	335,6	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 335,6µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 335,6µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Nicarbazin	Oua	Reg.610/2012 cu modificările ulterioare	Oua	300,00	µg/kg	325	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 325µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 325µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Narasin	Tesuturi	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	ficat toate speciile fara bovine	50,00	µg/kg	57	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 57µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 57µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Narasin	Oua	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	Oua	2,00	µg/kg	2,4	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2,4µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 2,4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Robenidin	Tesuturi	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	Tesut hepatic pui broiler	800,00	µg/kg	865	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 865µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 865µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Robenidin	Tesuturi	Reg.532/2011 cumodificările ulterioare	Tesut hepatic curcan	400,00	µg/kg	455	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 455µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 455µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Robenidin	Tesuturi	Reg.532/2011 cu modificările ulterioare	Tesut hepatic iepure ingrasare	100,00	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Robenidin	Tesuturi	Reg.657/2002,cu modificările ulterioare	Tesut hepatic pentru porc, iepuri, ovine, caprine, vanat, pasari curte fara pui broiler	50,00	µg/kg	60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 60µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 60µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Robenidin	Oua	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	Oua	25,00	µg/kg	31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Diclazuril	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut hepatic pasari curte	1500,00	µg/kg	1683	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1683µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 1683µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Diclazuril	Tesuturi	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	Tesut hepatic porc	40,00	µg/kg	45	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 45µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 45µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Diclazuril	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut hepatic iepuri	2500,00	µg/kg	2795	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2795µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 2795µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Diclazuril	Oua	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	Oua	2,00	µg/kg	2,3	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2,3µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 2,3µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Maduramicin	Tesuturi	REG.388/2011 cu modificările ulterioare	Tesut hepatic pui broiller	150,00	µg/kg	168	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 168µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 168µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
"<" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Maduramicin	Tesuturi	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	Tesut hepatic pentru porc, iepuri, ovine, caprine, vanat, pasari curte fara pui broiler	2,00	µg/kg	2,4	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2,4µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 2,4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Maduramicin	Oua	Reg.388/2011cu modificările ulterioare	Oua	12,00	µg/kg	14	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Semduramicin	Oua	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	Oua	2,00	µg/kg	2,5	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2,5µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 2,5µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Halofuginona	Oua	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	Oua	6,00	µg/kg	7	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Decoquinat	Oua	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	Oua	20,00	µg/kg	23	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 23µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)	Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Lasalocid A	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaj pui ingrasare	1,25	mg/kg	24,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,95mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>1,55mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0,95mg/kg < Rez. ≤ 1,55mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Monensin A	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaj pui ingrasare	1,25	mg/kg	23,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,96mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>1,54mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0,96mg/kg < Rez. ≤ 1,54mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Salinomycin	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaj pui ingrasare	0,70	mg/kg	30,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,49mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0,91mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0,49mg/kg < Rez. ≤ 0,91mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Nicarbazin	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaj pui ingrasare	3,75	mg/kg	23,5	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤2,87mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>4,63mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	2,87mg/kg < Rez. ≤ 4,63mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Narasin	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaj pui ingrasare	2,10	mg/kg	25,5	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1,56mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>2,64mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	1,56mg/kg < Rez. ≤ 2,64mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare s-au egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Robenidin	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaj pui ingrasare	0,70	mg/kg	26,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,52mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0,88mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0,52mg/kg < Rez. ≤ 0,88mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Diclazuril	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaj pui ingrasare	0,03	mg/kg	35,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,02mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0,04mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0,02mg/kg < Rez. ≤ 0,04mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Maduramicin	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaj pui ingrasare	0,05	mg/kg	39,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0,07mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0,03mg/kg < Rez. ≤ 0,07mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Halofuginona	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaj pui ingrasare	0,03	mg/kg	25,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,02mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0,04mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0,02mg/kg < Rez. ≤ 0,04mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Semduramicin	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaj pui ingrasare	0,25	mg/kg	34,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,17mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0,34mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0,17mg/kg < Rez. ≤ 0,34mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Decoquinat	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaj pui ingrasare	1,20	mg/kg	29,7	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,84mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>1,56mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0,84mg/kg < Rez. ≤ 1,56mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Lasalocid A	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	3,75	mg/kg	28,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤2,7mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>4,8mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	2,7mg/kg < Rez. ≤ 4,8mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Monensin A	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	3,75	mg/kg	25,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤2,81mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>4,69mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	2,81mg/kg < Rez. ≤ 4,69mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare s-au egal
 "≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Salinomycin	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	1,20	mg/kg	23,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,92mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>1,48mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0,92mg/kg < Rez. ≤ 1,48mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Nicarbazin	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	1,25	mg/kg	24,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,95mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>1,55mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0,95mg/kg < Rez. ≤ 1,55mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Narasin	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	0,70	mg/kg	29,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,5mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0,9mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0,5mg/kg < Rez. ≤ 0,9mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Robenidin	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	1,20	mg/kg	21,3	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,94mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>1,46mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0,94mg/kg < Rez. ≤ 1,46mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Diclazuril	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	0,01	mg/kg	34,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,01mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0,01mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0,01mg/kg < Rez. ≤ 0,01mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Maduramicin	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	0,15	mg/kg	32,5	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,1mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0,2mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0,1mg/kg < Rez. ≤ 0,2mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Halofuginona	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	0,09	mg/kg	29,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,06mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0,12mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0,06mg/kg < Rez. ≤ 0,12mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Semduramicin	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	0,75	mg/kg	29,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,53mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0,97mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0,53mg/kg < Rez. ≤ 0,97mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
"<" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Decoquinat	Hrană pentru animale	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	0,40	mg/kg	31,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,28mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0,52mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0,28mg/kg < Rez. ≤ 0,52mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/8.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022
2/12.09.2023	Inlocuire referential de interpretare Reg. 1881/2016 cu Reg. 915/2023

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Nr. 7

Cuprins

[Cuprins!A1](#)

vers. in vigoare	Data	08.02.2023
istoric	vezi nota subsol	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de coloranți prin LC-MS/MS: Verde malachit, MG	Produse de acvacultură	Reg. UE/1644/2022 Reg. UE 1871/2019	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,29	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,29µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,29µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coloranți prin LC-MS/MS: Verde leucomalachit, LMG	Produse de acvacultură	Reg. UE/1644/2022 Reg. UE 1871/2019	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coloranți prin LC-MS/MS: Suma de Verde malachit+Verde Leucomalachit, MG+LMG	Produse de acvacultură	Reg. UE/1644/2022 Reg. UE 1871/2019	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coloranți prin LC-MS/MS: Cristal violet, CV	Produse de acvacultură	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coloranți prin LC-MS/MS: Leucocristal violet, LCV	Produse de acvacultură	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,34	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,34µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,34µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coloranți prin LC-MS/MS: Suma de Cristal violet+Leucocristalviolet, CV+LCV	Produse de acvacultură	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,34	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,34µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,34µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coloranți prin LC-MS/MS: Brilliant Green, BG	Produse de acvacultură	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,32µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/02.05.2022	S-a revizuit validarea metodei în conformitate cu prevederile Reg UE 808/2021 și s-au modificat valorile lui cca
2/8.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022 adaugare Reg. UE 1871/2019 (pentru verde malachit, leucomalachit si suma verde malachit + leucomalachit)

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Dexametazona (DEX)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificarile ulterioare	Țesut muscular(bovine, caprine, porcine, cabaline)	0,75	µg/kg	0,87	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,87µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,87µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Dexametazona (DEX)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificarile ulterioare	Țesut muscular(restul speciilor)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,13	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,13µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,13µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Betametazona (BET)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificarile ulterioare	Țesut muscular (bovine, porcine)	0,75	µg/kg	0,87	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,87µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,87µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Betametazona (BET)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificarile ulterioare	Țesut muscular(restul speciilor)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,13	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,13µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,13µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Prednisolon (PRL)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificarile ulterioare	Țesut muscular(bovine)	4,00	µg/kg	4,60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 4,6µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 4,6µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Prednisolon (PRL)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificarile ulterioare	Țesut muscular(restul speciilor)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,37	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,37µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,37µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Metilprednisolon (MePRL)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificarile ulterioare	Țesut muscular (bovine, cabaline)	10,00	µg/kg	11,40	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 11,4µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 11,4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Metilprednisolon (MePRL)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificarile ulterioare	Țesut muscular(restul speciilor)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,12	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,12µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,12µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Prednison (PRD)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificarile ulterioare	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,18	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,18µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,18µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Cortizon(CZ)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificarile ulterioare	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,30	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,3µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,3µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Cortizol (Hidrocortizon) (HC)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificarile ulterioare	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,53	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,53µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,53µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Metilprednison (MePRD)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,44	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,44μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,44μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Flumetazona (FLU)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,25	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,25μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,25μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Triamcinolon (TRI)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,34	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,34μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,34μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Beclometazona (BEC)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,30	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,3μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,3μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Triamcinolon acetomid (TRIA),	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,65	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,65μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,65μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Izoflupredona (IZO)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,52	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,52μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,52μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Dexametazona (DEX)	Lapte	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Lapte(bovine, caprine)	0,30	μg/kg	0,37	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,37μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,37μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Dexametazona (DEX)	Lapte	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Lapte(restul speciilor)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,11	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,11μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,11μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Betametazona (BET)	Lapte	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Lapte (bovine)	0,30	μg/kg	0,37	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,37μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,37μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Betametazona (BET)	Lapte	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Lapte(restul speciilor)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,11	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,11μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,11μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Prednisolon (PRL)	Lapte	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Lapte(bovine)	6,00	μg/kg	7,10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7,1μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7,1μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Prednisolon (PRL)	Lapte	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Lapte(restul speciilor)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,64	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,64μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,64μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Metilprednisolon (MePRL)	Lapte	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Lapte (bovine, cabaline)	2,00	μg/kg	2,50	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2,5μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 2,5μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Metilprednisolon (MePRL)	Lapte	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Lapte(restul speciilor)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,52	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,52µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,52µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Prednison (PRD)	Lapte	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,45	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,45µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,45µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Cortizon(CZ)	Lapte	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,21	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,21µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,21µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Cortizol (Hidrocortizon) (HC)	Lapte	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,26	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,26µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,26µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Metilprednison (MePRD)	Lapte	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,58	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,58µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,58µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Flumetazona (FLU)	Lapte	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,20	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,2µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,2µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Triamcinolon (TRI)	Lapte	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,74	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,74µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,74µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Beclometazona (BEC)	Lapte	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,46	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,46µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,46µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Triamcinolon acetomid (TRIA),	Lapte	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,29	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,29µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,29µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Izoflupredona (IZO)	Lapte	Reg. UE/1644/2022 si Reg. 37/2010 cu completările si modificările ulterioare	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,24	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,24µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,24µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Dexametazona (DEX)	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,46	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,46µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,46µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Betametazona (BET)	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,46	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,46µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,46µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Prednisolon (PRL)	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,45	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,45µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,45µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Metilprednisolon (MePRL)	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,48	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,48µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,48µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Prednison (PRD)	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,37	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,37µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,37µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare s-au egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Cortizon(CZ)	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,42	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,42µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,42µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Cortizol (Hidrocortizon) (HC)	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,25	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,25µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,25µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Metilprednison (MePRD)	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,64	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,64µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,64µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Flumetazona (FLU)	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,72	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,72µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,72µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Triamcinolon (TRI)	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,71	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,71µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,71µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Beclometazona (BEC)	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,56	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,56µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,56µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Triamcinolon acetonid (TRIA),	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Izoflupredona (IZO)	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,29	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,29µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,29µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/8.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificației)	Matricea	Limita Specificației prevăzută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC- MS/MS: Zearalenona	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,65	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,65µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,65µg/kg(cca) = x neconform		x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC- MS/MS: a zearalenol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,61	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,61µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,61µg/kg(cca) = x neconform		x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC- MS/MS: b zearalenol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,64	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,64µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,64µg/kg(cca) = x neconform		x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC- MS/MS: zearalanona	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,35	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,35µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,35µg/kg(cca) = x neconform		x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC- MS/MS: b zearalanol (taleranol)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,38	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,38µg/kg(cca) = x neconform		x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC- MS/MS: a zearalanol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,33µg/kg(cca) = x neconform		x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC- MS/MS: Zearalenona	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,54	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,54µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,54µg/kg(cca) = x neconform		x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC- MS/MS: a zearalenol	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,55	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,55µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,55µg/kg(cca) = x neconform		x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC- MS/MS: b zearalenol	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,52	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,52µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,52µg/kg(cca) = x neconform		x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC- MS/MS: zearalanona	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,58	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,58µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,58µg/kg(cca) = x neconform		x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: b zearalanol (talaranol)	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,46	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,46µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,46µg/kg(ccα) = x neconform	x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: a zearalanol	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,46	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,46µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,46µg/kg(ccα) = x neconform	x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: Zearalenona	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,30	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,3µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,3µg/kg(ccα) = x neconform	x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: a zearalanol	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,27	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,27µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,27µg/kg(ccα) = x neconform	x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: b zearalanol;	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,37	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,37µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,37µg/kg(ccα) = x neconform	x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: zearalanona	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,49	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,49µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,49µg/kg(ccα) = x neconform	x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: a zearalanol	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,24	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,24µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,24µg/kg(ccα) = x neconform	x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: b zearalanol (talaranol)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,25	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,25µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,25µg/kg(ccα) = x neconform	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/08.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	Lapte crud bovina	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,29	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,29µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,29µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3-oxazolidon-2-ona (AMOZ)	Lapte crud bovina	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohydantoina hidroclorid (AHD.HCl)	Lapte crud bovina	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	Lapte crud bovina	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,29	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,29µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,29µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desfurfuryliden (DNSH)	Lapte crud bovina	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	Lapte crud magarita	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3-oxazolidon-2-ona (AMOZ)	Lapte crud magarita	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohydantoina hidroclorid (AHD.HCl)	Lapte crud magarita	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,34	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,34µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,34µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	Lapte crud magarita	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desfurfuryliden (DNSH)	Lapte crud magarita	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,35	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,35µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,35µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	Miere	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3-oxazolidon-2-ona (AMOZ)	Miere	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,31µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohydantoina hidroclorid (AHD.HCl)	Miere	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	Miere	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,30	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,3µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,3µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desfurfuryliden (DNSH)	Miere	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	Ou	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,29	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,29µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,29µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3-oxazolidon-2-ona (AMOZ)	Ou	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,28	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,28µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,28µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohydantoina hidroclorid (AHD.HCl)	Ou	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,30	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,3µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,3µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	Ou	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desfurfuryliden (DNSH)	Ou	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	tesut muscular pasare	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Ouă	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3-oxazolidon-2-ona (AMOZ)	tesut muscular pasare	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Ouă	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,30	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,3µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,3µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohydantoina hidroclorid (AHD.HCl)	tesut muscular pasare	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Ouă	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	tesut muscular pasare	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Ouă	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desfurfuryliden (DNSH)	tesut muscular pasare	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Ouă	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,29	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,29µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,29µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	tesut muscular porcine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3-oxazolidon-2-ona (AMOZ)	tesut muscular porcine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,28	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,28µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,28µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohidantoina hidroclorid (AHD.HCl)	tesut muscular porcine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,32	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,32μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,32μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	tesut muscular porcine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,32	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,32μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,32μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desfurfuryliden (DNSH)	tesut muscular porcine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,31	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,31μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,31μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	tesut muscular bovine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,32	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,32μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,32μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3-oxazolidon-2-ona (AMOZ)	tesut muscular bovine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,29	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,29μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,29μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohidantoina hidroclorid (AHD.HCl)	tesut muscular bovine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,31	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,31μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,31μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	tesut muscular bovine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,32	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,32μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,32μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desfurfuryliden (DNSH)	tesut muscular bovine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Țesuturi	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,32	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,32μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,32μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	peste	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,34	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,34μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,34μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3-oxazolidon-2-ona (AMOZ)	peste	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,33	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,33μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,33μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohidantoina hidroclorid (AHD.HCl)	peste	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,35	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,35μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,35μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	peste	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,34	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,34μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,34μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desfurfuryliden (DNSH)	peste	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,35	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,35μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,35μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	tesut musc. ovine caprine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,31	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,31μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,31μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3-oxazolidon-2-ona (AMOZ)	tesut musc. ovine caprine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,29	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,29μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,29μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohydantoina hidroclorid (AHD.HCl)	tesut musc. ovine caprine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,29	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,29µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,29µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	tesut musc. ovine caprine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,34	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,34µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,34µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desfurfuryliden (DNSH)	tesut musc. ovine caprine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	intestine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Ouă	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3-oxazolidon-2-ona (AMOZ)	intestine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Ouă	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohydantoina hidroclorid (AHD.HCl)	intestine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Ouă	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,34	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,34µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,34µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	intestine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Ouă	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desfurfuryliden (DNSH)	intestine	Reg. UE/1644/2022; Reg. UE 1871/2019	Ouă	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,35	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia în considerare IM	Rez.< 0,35µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,35µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/23.06.2021	S-a completat cu compusi noi
2/31.10.2022	S-a revizuit validarea metodei în conformitate cu prevederile Reg UE 808/2021 și s-au modificat valorile lui cca
3/08.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022 adaugare Reg. UE 1871/2019

Nr. 11

Cuprins

[Cuprins!A1](#)

vers. in vigoare	Data	08.02.2023
istoric	vezi nota subso	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator						
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevăzută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)	Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,41	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,41µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,41µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,43	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,43µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,43µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Ouă	Reg. UE/1644/2022	Ouă	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,42	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,42µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,42µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,33	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Produse biologice (Ser sanguin)	Reg. UE/1644/2022	Produse biologice (Ser sanguin)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,42	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,42µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,42µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,43	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,43µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,43µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,40	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,4µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Ouă	Reg. UE/1644/2022	Ouă	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,43	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,43µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,43µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,40	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,4µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Produse biologice (Ser sanguin)	Reg. UE/1644/2022	Produse biologice (Ser sanguin)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,45	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,45µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,45µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,33	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol, MNZ	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,44	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,44µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,44µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" = " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol, MNZ	Ouă	Reg. UE/1644/2022	Ouă	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,40	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 0,4µg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 0,4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol, MNZ	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,35	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 0,35µg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 0,35µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol, MNZ	Produse biologice (Ser sanguin)	Reg. UE/1644/2022	Produse biologice (Ser sanguin)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,40	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 0,4µg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 0,4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH, MNZOH	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,44	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 0,44µg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 0,44µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH, MNZOH	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,45	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 0,45µg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 0,45µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH	Ouă	Reg. UE/1644/2022	Ouă	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 0,32µg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 0,32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH, MNZOH	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,42	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 0,42µg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 0,42µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH, MNZOH	Produse biologice (Ser sanguin)	Reg. UE/1644/2022	Produse biologice (Ser sanguin)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 0,31µg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 0,31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,41	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 0,41µg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 0,41µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,40	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 0,4µg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 0,4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Ouă	Reg. UE/1644/2022	Ouă	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,43	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 0,43µg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 0,43µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,42	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 0,42µg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 0,42µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Produse biologice (Ser sanguin)	Reg. UE/1644/2022	Produse biologice (Ser sanguin)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,40	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 0,4µg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 0,4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Iprnidazol, IPZ	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,45	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 0,45µg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 0,45µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Iprnidazol, IPZ	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,45	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 0,45µg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 0,45µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol, IPZ	Ouă	Reg. UE/1644/2022	Ouă	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,45	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,45µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,45µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol, IPZ	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,35	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,35µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,35µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol, IPZ	Produse biologice (Ser sanguin)	Reg. UE/1644/2022	Produse biologice (Ser sanguin)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,30	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,3µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,3µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,45	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,45µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,45µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Ouă	Reg. UE/1644/2022	Ouă	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,40	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,4µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,35	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,35µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,35µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Produse biologice (Ser sanguin)	Reg. UE/1644/2022	Produse biologice (Ser sanguin)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,41	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,41µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,41µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/08.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)					Date furnizate de laborator						
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //tetraciclina + 4-epitetraciclina (TC + epiTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	100	µg/kg	117	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 117µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 117µg/kg(cca) =neconform	x	x	Metoda 1
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //clortetraciclina + 4-epiclortetraciclina (CTC + epiCTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) =neconform	x	x	Metoda 1
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //doxiciclina (DC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) =neconform	x	x	Metoda 1
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //tetraciclina + 4-epitetraciclina (TC + epiTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal	600	µg/kg	658	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 658µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 658µg/kg(cca) =neconform	x	x	Metoda 1
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //clortetraciclina + 4-epiclortetraciclina (CTC + epiCTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal	600	µg/kg	659	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 659µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 659µg/kg(cca) =neconform	x	x	Metoda 1
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //doxiciclina (DC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal	600	µg/kg	677	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 677µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 677µg/kg(cca) =neconform	x	x	Metoda 1
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //tetraciclina + 4-epitetraciclina (TC + epiTC)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (toate speciile)	100	µg/kg	118	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 118µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 118µg/kg(cca) =neconform	x	x	Metoda 1
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //clortetraciclina + 4-epiclortetraciclina (CTC + epiCTC)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (toate speciile)	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) =neconform	x	x	Metoda 1
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //doxiciclina (DC)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	40	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 40µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 40µg/kg(cca) =neconform	x	x	Metoda 1
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //tetraciclina + 4-epitetraciclina (TC + epiTC)	Oua	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Oua	200	µg/kg	231	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 231µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 231µg/kg(cca) =neconform	x	x	Metoda 1
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //oxitetraciclina + 4-epioxitetraciclina (OTC + epiOTC)	Oua	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Oua	200	µg/kg	235	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 235µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 235µg/kg(cca) =neconform	x	x	Metoda 1

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare sau egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACILINE //clortetraciclina + 4-epiclortetraciclina (CTC + epiCTC)	Oua	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Oua	200	μg/kg	236	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 236μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 236μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 1
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACILINE //doxiciclina (DC)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	35	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 35μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 35μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 1
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACILINE //tetraciclina + 4-epitetraciclina (TC + epiTC)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	8	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 8μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 8μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 1
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACILINE //clortetraciclina + 4-epiclortetraciclina (CTC + epiCTC)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	8	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 8μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 8μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 1
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACILINE //doxiciclina (DC)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	8	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 8μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 8μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 1
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //amoxicilina (AMOXI)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	50	μg/kg	59	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 59μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 59μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefapirina (PIR)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	50	μg/kg	59	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 59μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 59μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefquinoma (QUIN)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	50	μg/kg	58	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //ampicilina (AMPI)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	50	μg/kg	59	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 59μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 59μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefalexin (LEX)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	200	μg/kg	234	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 234μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 234μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //ceftiofur (FUR)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	1000	μg/kg	1159	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1159μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 1159μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //benzilpenicilina (PG)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	50	μg/kg	59	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 59μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 59μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //fenoximetilpenicilina (PV)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	25	μg/kg	29	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 29μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 29μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cloxacilina (CLOXA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	300	μg/kg	336	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 336μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 336μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //dicloxacilina (DICLOXA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	300	μg/kg	355	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 355μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 355μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //oxacilina (OXA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	300	μg/kg	351	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 351μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 351μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //nafcilina (NAF)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	300	μg/kg	354	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 354μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 354μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //amoxicilina (AMOXI)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal	50	μg/kg	62	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 62μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 62μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefquinoma (QUIN)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal	200	μg/kg	236	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 236μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 236μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //ampicilina (AMPI)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal	50	μg/kg	60	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 60μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 60μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefalexin (LEX)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal	1000	μg/kg	1191	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1191μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1191μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //benzilpenicilina (PG)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal	50	μg/kg	60	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 60μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 60μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //fenoximetilpenicilina (PV)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal	25	μg/kg	30	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 30μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 30μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cloxacilina (CLOXA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal	300	μg/kg	355	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 355μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 355μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //dicloxacilina (DICLOXA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal	300	μg/kg	336	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 336μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 336μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //oxacilina (OXA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal	300	μg/kg	353	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 353μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 353μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //nafcilina (NAF)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal	300	μg/kg	350	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 350μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 350μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //amoxicilina (AMOXI)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (toate speciile)	4	μg/kg	4	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 4μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 4μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefapirina (PIR)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte bovine	60	μg/kg	69	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 69μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 69μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefquinoma (QUIN)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte bovine	20	μg/kg	22	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 22μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 22μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE // cefalonium (LON)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte bovine	20	μg/kg	23	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 23μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 2

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //ampicilina (AMPI)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (toate speciile)	4	μg/kg	4	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 4μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 4μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefalexin (LEX)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte bovine	100	μg/kg	116	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefazolina (ZOL)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (bov., ov., caprine)	50	μg/kg	58	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefoperazona (PERAZONA)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte bovine	50	μg/kg	58	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //ceftiofur (FUR)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (toate speciile)	100	μg/kg	118	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 118μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 118μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //benzilpenicilina (PG)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (toate speciile)	4	μg/kg	4	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 4μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 4μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cloxacilina (CLOXA)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (toate speciile)	30	μg/kg	34	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 34μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 34μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //oxacilina (OXA)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (toate speciile)	30	μg/kg	35	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 35μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 35μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //dicloxacilina (DICLOXA)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (toate speciile)	30	μg/kg	35	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 35μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 35μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //nafcilina (NAF)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (bov., ov., caprine)	30	μg/kg	35	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 35μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 35μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //desacetilcefapirin (DESPIR)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte bovine	50	μg/kg	69	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 69μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 69μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //amoxicilina (AMOXI)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	39	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 39μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 39μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefquinoma (QUIN)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	38	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //ampicilina (AMPI)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	33	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 33μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 33μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefalexin (LEX)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	39	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 39μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 39μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //benzilpenicilina (PG)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	36	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 36μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 36μg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //fenoximetilpenicilina (PV)	Oua	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Oua	25	µg/kg	35	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 35µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 35µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cloxacilina (CLOXA)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 33µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //dicloxacilina (DICLOXA)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	36	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 36µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 36µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //oxacilina (OXA)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	34	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 34µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 34µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //desacetilcefapirin (DESPIR)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 31µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //Cefapirin	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	36	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 36µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 36µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //Ceftiofur	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	37	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 37µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 37µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 2
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /gentamicina suma de genta C1,C2, C1a(GENTA)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /streptomicina (STP)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (rumeatoare)	200	µg/kg	232	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 232µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 232µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /streptomicina (STP)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte (magarita)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	62	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 62µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 62µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /dihidrostreptomicina (DHS)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (rumeatoare)	200	µg/kg	229	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 229µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 229µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /dihidrostreptomicina (DHS)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte (magarita)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	52	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 52µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 52µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /apramicina (APRA)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	69	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 69µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 69µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 3

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare sau egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /kanamicina A (KAN)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte toate speciile	150	µg/kg	167	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 167µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 167µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /neomicina B (NEO B)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte toate speciile	1500	µg/kg	1741	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1741µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1741µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /paromomicina (PAR)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 60µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 60µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /spectinomicina (SPECTINO)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte toate speciile	200	µg/kg	228	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 228µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 228µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /streptomicina (STP)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular rumegatoare (porcine, leporide)	500	µg/kg	558	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 558µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 558µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /streptomicina (STP)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular, alte specii	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	113	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 113µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 113µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /dihidrostreptomicina (DHS)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular rumegatoare (porcine, leporide)	500	µg/kg	557	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 557µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 557µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /dihidrostreptomicina (DHS)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular, alte specii	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	100	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 100µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 100µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /apramicina (APRA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular bovine	1000	µg/kg	1134	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1134µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1134µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /apramicina (APRA)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular, alte specii	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	175	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 175µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 175µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /gentamicina suma de genta C1,C2, C1a(GENTA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular mamifere si pesti cu inotatoare	50	µg/kg	57	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 57µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 57µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /gentamicina suma de genta C1,C2, C1a(GENTA)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular, alte specii	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	23	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 23µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /kanamicina A (KAN)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular toate speciile cu exceptia pestilor	100	µg/kg	113	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 113µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 113µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /kanamicina A (KAN)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular peste	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	23	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 23µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 3

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

<" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /neomicina B (NEO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular toate speciile	500	µg/kg	558	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 558µg/kg(ccα) = conform	Rez.≥ 558µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /paromomicina (PAR)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular toate speciile	500	µg/kg	542	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 542µg/kg(ccα) = conform	Rez.≥ 542µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /spectinomycină (SPECTINO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular toate speciile	300	µg/kg	345	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 345µg/kg(ccα) = conform	Rez.≥ 345µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /streptomicina (STP)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal rumegatoare (porcine, leporide)	1000	µg/kg	1165	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1165µg/kg(ccα) = conform	Rez.≥ 1165µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /streptomicina (STP)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut renal, alte specii	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	264	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 264µg/kg(ccα) = conform	Rez.≥ 264µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /dihidrostreptomicina (DHS)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal rumegatoare (porcine, leporide)	1000	µg/kg	1166	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1166µg/kg(ccα) = conform	Rez.≥ 1166µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /dihidrostreptomicina (DHS)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut renal, alte specii	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	262	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 262µg/kg(ccα) = conform	Rez.≥ 262µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /apramicina (APRA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal bovine	20000	µg/kg	22259	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 22259µg/kg(ccα) = conform	Rez.≥ 22259µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /apramicina (APRA)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut renal, alte specii	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	4621	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 4621µg/kg(ccα) = conform	Rez.≥ 4621µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /gentamicina suma de genta C1,C2, C1a(GENTA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal mamifere	750	µg/kg	878	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 878µg/kg(ccα) = conform	Rez.≥ 878µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /gentamicina suma de genta C1,C2, C1a(GENTA)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut renal, alte specii	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	236	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 236µg/kg(ccα) = conform	Rez.≥ 236µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /kanamicina A (KAN)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal toate speciile	2500	µg/kg	2905	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2905µg/kg(ccα) = conform	Rez.≥ 2905µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /neomicina B (NEO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal toate speciile	9000	µg/kg	10202	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 10202µg/kg(ccα) = conform	Rez.≥ 10202µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /paromomicina (PAR)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal toate speciile	1500	µg/kg	1773	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1773µg/kg(ccα) = conform	Rez.≥ 1773µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>=" = mai mare sau egal

<=" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /spectinomicina (SPECTINO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal toate speciile	5000	µg/kg	5882	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 5882µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 5882µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /paromomicina (PAR)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	18	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 18µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 18µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /kanamicina A(KAN)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	17	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 17µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 17µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /neomicina B (NEO)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	16	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 16µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 16µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /apramicina (APRA)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	21	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 21µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 21µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /dihidrostreptomicina (DHS)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	10	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 10µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 10µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /streptomicina (STP)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	11	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 11µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 11µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /gentamicina suma de genta C1,C2, C1a(GENTA)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	21	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 21µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 21µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /paromomicina (PAR)	Oua	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Oua		µg/kg	245	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 245µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 245µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /kanamicina A(KAN)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	45	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 45µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 45µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /neomicina B (NEO)	Oua	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Oua		µg/kg	570	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 570µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 570µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /apramicina (APRA)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	114	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 114µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 114µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /dihidrostreptomicina (DHS)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	196	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 196µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 196µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /streptomicina (STP)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	179	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 179µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 179µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare s-au egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /gentamicina suma de genta C1,C2, C1a(GENTA)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	55	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 55µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 55µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 3
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //tetraciclina + 4-epitetraciclina (TC + epiTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //oxitetraciclina + 4-epioxitetraciclina (OTC + epiOTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	100	µg/kg	117	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 117µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 117µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //doxiciclina (DC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //tetraciclina + 4-epitetraciclina (TC + epiTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut renal	600	µg/kg	658	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 658µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 658µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //oxitetraciclina + 4-epioxitetraciclina (OTC + epiOTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut renal	600	µg/kg	660	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 660µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 660µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //clortetraciclina + 4-epiclortetraciclina (CTC + epiCTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut renal	600	µg/kg	678	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 678µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 678µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //doxiciclina (DC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut renal	600	µg/kg	669	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 669µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 669µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //tetraciclina + 4-epitetraciclina (TC + epiTC)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Lapte (toate speciile)	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //clortetraciclina + 4-epiclortetraciclina (CTC + epiCTC)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Lapte (toate speciile)	100	µg/kg	117	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 117µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 117µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //oxitetraciclina + 4-epioxitetraciclina (OTC + epiOTC)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Lapte (toate speciile)	100	µg/kg	117	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 117µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 117µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //doxiciclina (DC)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	16	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 16µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 16µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

<" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //oxitetralicina + 4-epioxitetralicina (OTC + epiOTC)	Oua	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Oua	200	μg/kg	229	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 229μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 229μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //clortetralicina + 4-epicloritetralicina (CTC + epiCTC)	Oua	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Oua	200	μg/kg	228	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 228μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 228μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //doxiciclină (DC)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	24	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 24μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 24μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //tetralicina + 4-epitetralicina (TC + epiTC)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	5	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 5μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 5μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //oxitetralicina + 4-epioxitetralicina (OTC + epiOTC)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	4	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 4μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 4μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //clortetralicina + 4-epicloritetralicina (CTC + epiCTC)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	3	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //doxiciclină (DC)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	3	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //enrofloxacină + ciprofloxacină (ENRO + CIPRO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	100	μg/kg	115	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //acid oxolinic (OXO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	100	μg/kg	115	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //marbofloxacină (MARBO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular bovine, porcine	100	μg/kg	170	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 170μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 170μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //marbofloxacină (MARBO)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular alte specii	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	15	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 15μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 15μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //danofloxacină (DANO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular bovine, ovine, caprine	200	μg/kg	228	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 228μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 228μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //danofloxacină (DANO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular alte specii	100	μg/kg	116	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

<" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //flumequin (FLUM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular pasari	400	µg/kg	454	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 454µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 454µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //flumequin (FLUM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular peste	600	µg/kg	656	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 656µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 656µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //flumequin (FLUM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular alte specii	200	µg/kg	227	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 227µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 227µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //difloxacină (DIF)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular bovine, ovine, caprine, porcine	400	µg/kg	452	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 452µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 452µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //difloxacină (DIF)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular alte specii	300	µg/kg	328	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 328µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 328µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // sarafloxacină (SARA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular peste (salmonide)	30	µg/kg	35	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 35µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 35µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // sarafloxacină (SARA)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular alte specii	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	5	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 5µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 5µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Acid Nalidixic (NDLX)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	8	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 8µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 8µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Norfloxacină (NOR)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	12	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //enrofloxacină + ciprofloxacină (ENRO + CIPRO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal porcine, leporide	300	µg/kg	353	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 353µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 353µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //enrofloxacină + ciprofloxacină (ENRO + CIPRO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal alte specii	200	µg/kg	226	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 226µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 226µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //acid oxolinic (OXO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal	150	µg/kg	169	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 169µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 169µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //marbofloxacină (MARBO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal bovine, porcine	150	µg/kg	169	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 169µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 169µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //marbofloxacină (MARBO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal bovine, porcine	150	µg/kg	38	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //danofloxacină (DANO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal bovine, ovine, caprine	400	µg/kg	448	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 448µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 448µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //danofloxacină (DANO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal alte specii	200	µg/kg	229	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 229µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 229µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //flumequin (FLUM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal bovine, ovine, caprine, porcine	1500	µg/kg	1685	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 1685µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1685µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //flumequin (FLUM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal alte specii	1000	µg/kg	1143	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 1143µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1143µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //difloxacină (DIF)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal bovine, ovine, caprine, porcine	800	µg/kg	878	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 878µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 878µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //difloxacină (DIF)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal alte specii	600	µg/kg	665	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 665µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 665µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // sarafloxacină (SARA)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut renal	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	µg/kg	15	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 15µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 15µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Acid Nalidixic (NDLX)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut renal	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	µg/kg	12	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 12µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Norfloxacină (NOR)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut renal	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	µg/kg	9	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 9µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 9µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //enrofloxacină + ciprofloxacină (ENRO + CIPRO)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (bov., ov., caprine)	100	µg/kg	117	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 117µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 117µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //enrofloxacină + ciprofloxacină (ENRO + CIPRO)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte (alte specii)	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	µg/kg	12	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 12µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //acid oxolinic (OXO)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	µg/kg	8	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 8µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 8µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //marbofloxacină (MARBO)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (bovine)	75	µg/kg	87	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 87µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 87µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //marbofloxacină (MARBO)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (alte specii)	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	µg/kg	24	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 24µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 24µg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //danofloxacină (DANO)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (bov., ov., caprine)	30	µg/kg	35	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 35µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 35µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //danofloxacină (DANO)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (alte specii)	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	µg/kg	9	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 9µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 9µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //flumequin (FLUM)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (bov., ov., caprine)	50	µg/kg	58	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 58µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 58µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //flumequin (FLUM)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (alte specii)	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	µg/kg	8	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 8µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 8µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //difloxacină (DIF)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	µg/kg	11	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 11µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 11µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //sarafoxacină (SARA)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	µg/kg	7	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 7µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Acid Nalidixic (NDLX)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	µg/kg	8	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 8µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 8µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Norfloxacină (NOR)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	µg/kg	9	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 9µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 9µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //enrofloxacină + ciprofloxacină (ENRO + CIPRO)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	µg/kg	10	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 10µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 10µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //acid oxolinic (OXO)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	µg/kg	9	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 9µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 9µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //danofloxacină (DANO)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	µg/kg	11	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 11µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 11µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //flumequin (FLUM)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	µg/kg	11	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 11µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 11µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //difloxacină (DIF)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	µg/kg	8	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 8µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 8µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //sarafoxacină (SARA)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	µg/kg	11	µg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 11µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 11µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

<"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Acid Nalidixic (NDLX)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	10	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 10µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 10µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Norfloxacină (NOR)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	12	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //marbofloxacină (MARBO)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	11	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //enrofloxacină + ciprofloxacină (ENRO + CIPRO)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	6	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //acid oxolinic (OXO)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	7	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //danofloxacină (DANO)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	5	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //flumequin (FLUM)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	7	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //difloxacină (DIF)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	5	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // sarafloxacină (SARA)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	6	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Acid Nalidixic (NDLX)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	6	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Norfloxacină (NOR)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	6	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilvalosin (TILV)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular (porc, pasare)	50	µg/kg	57	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilvalosin (TILV)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular (alte specii)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	16	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	Metoda 4

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare sau egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tildipirosin (TILD)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular (bovine, caprine)	400	μg/kg	447	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 38μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tildipirosin (TILD)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular (alte specii)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	63	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 38μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //gamitromicina (GAM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular (toate rumegetoarele cu exceptia bovinelor, porcine)	50	μg/kg	57	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 38μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //gamitromicina (GAM)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular (alte specii)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	13	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 38μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tulatromicina (TULA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular (bovine)	300	μg/kg	339	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 38μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tulatromicina (TULA)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular (alte specii)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	53	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 38μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //claritromicina (CLAR)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	14	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 38μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //clindamicina (CLIN)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	17	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 38μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tylosin (TYL)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	100	μg/kg	116	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilmicosin (TILM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular pasari	75	μg/kg	86	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 86μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 86μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilmicosin (TILM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular alte specii	50	μg/kg	59	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 59μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 59μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //spiramicina (SPIRA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular porcine	250	μg/kg	284	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 284μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 284μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //spiramicina (SPIRA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular bovine, pasari	200	µg/kg	222	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 222µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 222µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //eritromicina (ERI)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	200	µg/kg	231	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 231µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 231µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilvalosin (TILV)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal (porc)	50	µg/kg	57	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 57µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 57µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilvalosin (TILV)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular (alte specii)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	10	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 10µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 10µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tildipirosin (TILD)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal (bovine, caprine)	3000	µg/kg	3295	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3295µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3295µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tildipirosin (TILD)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut renal (alte specii)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	375	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 375µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 375µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //gamitromicina (GAM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal (bovine)	100	µg/kg	113	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 113µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 113µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //gamitromicina (GAM)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut renal (alte specii)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	16	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 16µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 16µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tulatromicina (TULA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal (bovine)	3000	µg/kg	3307	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3307µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3307µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tulatromicina (TULA)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut renal (alte specii)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	312	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 312µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 312µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //claritromicina (CLAR)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut renal	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	10	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 10µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 10µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //clindamicina (CLIN)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut renal	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	10	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 10µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 10µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tylosin (TYL)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare sau egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilmicosin (TILM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal pasari	250	μg/kg	290	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 290μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 290μg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilmicosin (TILM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal alte specii	1000	μg/kg	1081	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1081μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1081μg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //spiramicina (SPIRA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal bovine	300	μg/kg	340	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 340μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 340μg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //spiramicina (SPIRA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal porcine	1000	μg/kg	1185	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1185μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1185μg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //spiramicina (SPIRA)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut renal porcine	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	61	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 61μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 61μg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //eritromicina (ERI)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut renal	200	μg/kg	228	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 228μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 228μg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilvalosin (TILV)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	8	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 8μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 8μg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tildipirosin (TILD)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	96	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 96μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 96μg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //gamitromicina (GAM)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	9	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 9μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 9μg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tulatromicina (TULA)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	60	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 60μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 60μg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //claritromicina (CLAR)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	7	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //clindamicina (CLIN)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	7	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tylosin (TYL)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (toate speciile)	50	μg/kg	57	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 57μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 57μg/kg(ccα) =neconform	x	x	Metoda 4

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare sau egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilmicosin (TILM)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (toate speciile)	50	μg/kg	59	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 59μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 59μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //spiramicina (SPIRA)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (bovine)	200	μg/kg	227	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 227μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 227μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //spiramicina (SPIRA)	Lapte	Reg. UE/1644/2022	Lapte (bovine)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	47	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 47μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 47μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //eritromicina (ERI)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Lapte (toate speciile)	40	μg/kg	46	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 46μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 46μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tylosin (TYL)	Oua	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Oua	200	μg/kg	223	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 223μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 223μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilmicosin (TILM)	Oua	Reg. UE/1644/2022	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	11	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 11μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 11μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //eritromicina (ERI)	Oua	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Oua	150	μg/kg	168	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 168μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 168μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //spiramicina (SPIRA)	Oua	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	11	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 11μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 11μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilvalosin (TILV)	Oua	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Oua	200	μg/kg	227	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 227μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 227μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tildipirosin (TILD)	Oua	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	125	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 125μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 125μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //gamitromicina (GAM)	Oua	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 10μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 10μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tulatromicina (TULA)	Oua	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	81	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 81μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 81μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //claritromicina (CLAR)	Oua	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	12	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12μg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //clindamicina (CLIN)	Oua	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Oua	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	11	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 11µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 11µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //spiramicina (SPIRA)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	6	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //pirlimicina (PIRL)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	8	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 8µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 8µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilvalosin (TILV)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	5	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 5µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 5µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tildipirosin (TILD)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	5	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 5µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 5µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //gamitromicina (GAM)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	6	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tulatromicina (TULA)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	8	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 8µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 8µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //claritromicina (CLAR)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	4	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 4µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 4µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //clindamicina (CLIN)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	6	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tylosin (TYL)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	7	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tylosin (TYL)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	3	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //eritromicina (ERI)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	7	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //eritromicina (ERI)	Miere	Reg. UE/1644/2022	Miere	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	5	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 5µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 5µg/kg(ccα) = neconform	x	x	Metoda 4

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Nr. 13
Cuprins

[Cuprins!A1](#)

vers. in vigoare	Data	1-Nov-2022
istoric	vezi nota subsol	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)					Date furnizate de laborator						
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (% ,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS: AMITRAZ	Țesuturi Lapte Miere	Reg. CE nr. 396/2005 cu modificarile si completările ulterioare (limita maxima)	Țesuturi (cu exceptia tesut hepatic pui)	0,20	mg/kg	50	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	(Rez.- (Rez.*IM%) ≤0,2 =Conform	(Rez.- (Rez.*IM%) >0,2 =Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS: AMITRAZ	Țesuturi Lapte Miere	Reg. CE nr. 396/2005 cu modificarile si completările ulterioare (limita maxima)	Tesut hepatic pui	0,05	mg/kg	50	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	(Rez.- (Rez.*IM%) ≤0,05 =Conform	(Rez.- (Rez.*IM%) >0,05 =Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS: AMITRAZ	Țesuturi Lapte Miere	Reg. CE nr. 396/2005 cu modificarile si completările ulterioare (limita maxima)	Lapte (toate speciile)	0,01	mg/kg	50	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	(Rez.- (Rez.*IM%) ≤0,01 =Conform	(Rez.- (Rez.*IM%) >0,01 =Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS: AMITRAZ	Țesuturi Lapte Miere	Reg. CE nr. 396/2005 cu modificarile si completările ulterioare (limita maxima)	Miere	0,20	mg/kg	50	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	(Rez.- (Rez.*IM%) ≤0,2 =Conform	(Rez.- (Rez.*IM%) >0,2 =Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS CLOROTALONIL	Țesuturi Lapte Miere, Oua	Reg. CE nr. 396/2005 cu modificarile si completările ulterioare (limita maxima)	Tesuturi, lapte (toate speciile), oua	0,01	mg/kg	50	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	(Rez.- (Rez.*IM%) ≤0,01 =Conform	(Rez.- (Rez.*IM%) >0,01 =Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS CLOROTALONIL	Țesuturi Lapte Miere, Oua	Reg. CE nr. 396/2005 cu modificarile si completările ulterioare (limita maxima)	Miere	0,05	mg/kg	50	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	(Rez.- (Rez.*IM%) ≤0,05 =Conform	(Rez.- (Rez.*IM%) >0,05 =Neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/23.06.2021	refacuta formula calcul pentru stabilirea valorilor fata de care se raporteaza declaratia de conformitate, adaugare compus clorotalonil + corectii la unitatea de masura s-a trecut mg/kg (nu, µg/kg)
2/01.11.2022	modificare incertitudine de masurare in acord cu SANTE/11312/2021

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

#REF! #REF!

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Nr. 14
Cuprins

[Cuprins!A1](#)

vers. in vigoare	Data	06.10.2023
istoric	vezi nota subsol	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (% ,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	Produse alimentare Hrană pentru animale Bicarbonat de amoniu	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte praf	2,50	mg/kg	19,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤2,03mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>2,98mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	2,03mg/kg < Rez. ≤ 2,98mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	Produse alimentare Hrană pentru animale Bicarbonat de amoniu	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Soia si produse din soia	2,50	mg/kg	22,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1,95mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>3,05mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	1,95mg/kg < Rez. ≤ 3,05mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	Produse alimentare Hrană pentru animale Bicarbonat de amoniu	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Bicarbonat de amoniu	2,50	mg/kg	23,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1,93mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>3,08mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	1,93mg/kg < Rez. ≤ 3,08mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	Produse alimentare Hrană pentru animale Bicarbonat de amoniu	Dir. CE nr. 32/2002 cu modificarile si completarile ulterioare (limita maxima)	Srot de soia	2,50	mg/kg	25,0	µg/kg	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1,88mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>3,13mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	1,88mg/kg < Rez. ≤ 3,13mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	Produse alimentare Hrană pentru animale Bicarbonat de amoniu	Dir. CE nr. 32/2002 cu modificarile si completarile ulterioare (limita maxima)	Faina de peste	2,50	mg/kg	23,0	µg/kg	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1,93mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>3,08mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	1,93mg/kg < Rez. ≤ 3,08mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	Produse alimentare Hrană pentru animale Bicarbonat de amoniu	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Produse din lapte	2,50	mg/kg	15,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤2,13mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>2,88mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	2,13mg/kg < Rez. ≤ 2,88mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	Produse alimentare Hrană pentru animale Bicarbonat de amoniu	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Produse din carne	2,50	mg/kg	17,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤2,08mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>2,93mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	2,08mg/kg < Rez. ≤ 2,93mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	Produse alimentare Hrană pentru animale Bicarbonat de amoniu	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte praf sugari	1,00	mg/kg	24,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,76mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>1,24mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0,76mg/kg < Rez. ≤ 1,24mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	Produse alimentare Hrană pentru animale Bicarbonat de amoniu	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte lichid sugari	0,15	mg/kg	28,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,11mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0,19mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0,11mg/kg < Rez. ≤ 0,19mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/15.10.2021	corectii la unitatea de masura s-a trecut mg/kg (nu, µg/kg)
06.10.2023	Inlocuire Reg. 1881/2016 cu Reg. 915/2023, adaugare incertitudine de masurare lapte praf sugari si lapte lichid sugari

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Nr. 15

Cuprins

[Cuprins!A1](#)

vers. în vigoare

Data

08.02.2023

istoric

vezi nota subsol

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator						
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevăzută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)	Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular porc	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,32	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular porc	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,67	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,67µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,67µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular porc	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,69	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,69µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,69µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular porc	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,69	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,69µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,69µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular rumegatoare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,36	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,36µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,36µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular rumegatoare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,67	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,67µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,67µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular rumegatoare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,78	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,78µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,78µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular rumegatoare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,64	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,64µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,64µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular pasare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,33	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular pasare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,72	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,72µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0,72µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
"<" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular pasare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,73	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,73μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,73μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular pasare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,73	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,73μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,73μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular cabalina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,35	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,35μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,35μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular cabalina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,71	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,71μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,71μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular cabalina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,79	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,79μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,79μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular cabalina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,71	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,71μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,71μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular acvacultura	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,31	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,31μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,31μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular acvacultura	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,74	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,74μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,74μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular acvacultura	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,71	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,71μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,71μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzestrol	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Țesut muscular acvacultura	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,78	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,78μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,78μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina porc	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,31	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,31μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,31μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina porc	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,68	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,68μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,68μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare sau egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina porc	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,69	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,69μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,69μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzestrol	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina porc	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,69	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,69μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,69μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina rumegatoare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,40	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,4μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,4μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina rumegatoare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,71	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,71μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,71μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina rumegatoare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,70	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,7μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,7μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzestrol	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina rumegatoare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,64	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,64μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,64μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina cabalina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,42	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,42μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,42μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina cabalina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,73	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,73μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,73μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina cabalina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,73	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,73μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,73μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzestrol	Produse biologice (urină)	Reg. UE/1644/2022	Urina cabalina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,76	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,76μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,76μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic pasare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,38	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,38μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,38μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic pasare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,59	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,59μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,59μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare s-au egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic pasare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,69	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,69μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,69μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzestrol	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic pasare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,66	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,66μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,66μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic porc	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,41	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,41μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,41μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic porc	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,76	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,76μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,76μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic porc	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,79	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,79μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,79μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzestrol	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic porc	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,73	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,73μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,73μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic rumegatoare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,33	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,33μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,33μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic rumegatoare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,79	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,79μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,79μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic rumegatoare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,64	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,64μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,64μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzestrol	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic rumegatoare	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,69	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,69μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,69μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic cabalina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,31	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,31μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,31μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic cabalina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	μg/kg	0,76	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,76μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,76μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare s-au egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic cabalina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,74	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,74µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,74µg/kg(ccα) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzestrol	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic cabalina	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	0,76	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0,76µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0,76µg/kg(ccα) =neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/07.11.2022	S-a revizuit validarea metodei în conformitate cu prevederile Reg UE 808/2021 și s-au modificat valorile lui ccα
2/08.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Nr. 16
Cuprins

vers. in vigoare	Data	06.10.2023
istoric	vezi nota subsol	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (% ,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea conținutului de 3-monoclor-1,2-propandiol (3-MCPD) prin GC-MS/MS	Sos de soia, proteine vegetale hidrolizate, produse care contin proteine vegetale hidrolizate	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Sos de soia	20,00	µg/kg	23,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤15,4µg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>24,6µg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	15,4µg/kg < Rez. ≤ 24,6µg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-monoclor-1,2-propandiol (3-MCPD) prin GC-MS/MS	Sos de soia, proteine vegetale hidrolizate, produse care contin proteine vegetale hidrolizate	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Proteine vegetale hidrolizate	20,00	µg/kg	22,0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤15,6µg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>24,4µg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	15,6µg/kg < Rez. ≤ 24,4µg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/15.10.2021	corectii la unitatea de masura s-a trecut mg/kg (nu, µg/kg)
06.10.2023	Inlocuire referential de interpretare Reg. 1881/2016 cu Reg. 915/2023